

MADX FIRMWARE – VERGANGENE VERSIONSHINWEISE

VERSION 1.3.7 – 2025-03-17

- Verbesserung des Update-Prozesses für höhere Versionssprünge
- Anpassung zur Annahme von Ausrichtungskriptbefehlen (Auto-Alignment) von Raptor unabhängig vom Gerätestatus

VERSION 1.3.6 – 2024-04-17

- Zusätzliche Volumeninformationen von Probenröhrchen und Reagenzienflaschen sind für die Kommunikationsschnittstelle, während der Volumenprüfung und während des Assay-Laufprotokolls verfügbar
- Jeder Fehler während der Volumenprüfung führt zu einem Stoppzustand des Geräts
- Erhöhte Öffnungszeit für die obere Abdeckung
- Die Pipettenpositionen links und rechts der Spülstation wurden weiter nach innen gezogen, um die Gefahr des Verschüttens zu verringern
- Verbesserung der Prozesse und Beschreibungen im Alignment-Modul der Service-GUI (MAX 45k)
- Bessere Behandlung von Fehlern bei der Parkposition während der automatischen Ausrichtung (MAX 9k)